




**Ne protège pas du risque chimique et radioactif !**

## Risques particuliers à ce poste :

 <p><b>Risque biologique</b></p>	<p><b>Utilisez dans ces cas précis les équipements spécifiquement dédiés à ces manipulations !</b></p>
---	--

## Précautions à prendre

**Avant la manipulation**, mettre la ventilation en marche pendant 10 mn (avec un cycle de stérilisation UV si équipé).

Se laver soigneusement les bras et les avant bras

Nettoyer le plan de travail avec un détergent sans oxydant compatible avec les matériaux puis à l'alcool

Introduire le matériel nécessaire après l'avoir soigneusement nettoyé à l'alcool







Pour un bon fonctionnement de l'appareil, positionner le matériel en n'obstruant pas les bandeaux d'aspiration avant et arrière.

**Après la manipulation** nettoyer et désinfecter le plan de travail avec de l'éthanol ou un désinfectant


Se laver les mains

Laisser en fonctionnement 10 mn pour éliminer les aérosols générés par le nettoyage (lancer un cycle de stérilisation UV si équipé).

**Ne pas utiliser si l'extraction d'air ne fonctionne pas**

<b>Protection à utiliser</b>	<b>En Cas d'Urgence</b>
 <p>Avec coque latérale ou sur lunettes</p>	 <p>Au-dessus de la porte</p>
 <p>Gant adapté au produit manipulé (lire les fiches « produits »)</p>	 <p>Utiliser le rince œil présent dans la salle</p>
 <p>En coton et fermée</p>	 <p>CO<sub>2</sub> situé dans le couloir</p>

## En cas d'épandage

	<p><b>Dans la PSM</b> Mettre en marche forcée Utiliser un absorbant approprié situé ??? Éliminer le déchet</p>	<p><b>Dans la pièce</b> Aérer le local Utiliser une protection respiratoire adaptée et des gants (masque à usage unique situé ????) Utiliser un absorbant approprié Éliminer le déchet dans la filière adéquate</p>
<p><b>Si impossibilité d'intervention, appeler les pompiers et faire évacuer</b></p>		
<p><b>SST :</b></p>	<p><b>Assistant de prévention :</b></p>	<p><b>Directeur du laboratoire</b></p>

Service Santé Sécurité au Travail – Université du Littoral Côte d'Opale

Bat Jules Roy– 1 place de l'Yser BP 71022 59375 Dunkerque Cedex 1 - FRANCE

sante-securite-travail@univ-littoral.fr

